



ТД «ЭСКО»

Точные измерения
— наша профессия!

Лампа (галогенная лампа) для Infracor 1241

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Сп
оп
рет

Описание Лампа галогеновая

Специальная галогенная лампа используется как источник света для монохроматора анализатора. Свет от лампы передается на монохроматор по оптоволокну. Излучение от источника света попадает на дифракционную решетку в монохроматоре, которая формирует монохроматическое излучение. Поворотом решетки создается спектр монохроматического света 570-1100 нм.

Порядок замены галогенной лампы:

- Выключите анализатор зерна. Отключите его из сети.
- Крышка блока лампы расположена на верхнем ребре охлаждающего фланца с тыльной стороны инструмента. Прилагаемым 3 мм торцевым ключом отвинтите два винта, крепящих крышку блока лампы.
- Осторожно потяните крышку блока лампы вверх, вытягивая блок лампы и кабель.
- Указательным и большим пальцами осторожно вытяните лампу из соединителя.
- Вставьте в соединитель новую лампу.
- Установите на место блок лампы.
- Прилагаемым 3 мм торцевым ключом закрутите два винта, крепящих крышку блока лампы.
- После замены лампы, дайте ей прогреться по меньшей мере 2 часа.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83