



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Мельница CM 290 Cemotec

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

ТЕЛЕФАКС В МОСКВЕ  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



### Описание Agilent CM 290 Cemotec

Лабораторная мельница CM 290 Cemotec™ идеально подходит для подготовки образцов зерна и семян без потери влаги для NIR или эталонного анализа. Это отличная мельница для всех типов подготовки образцов с умеренными требованиями к тонкости и однородности размера частиц. CM 290 Cemotec™ может использоваться для сухих и маложирных образцов, до 15% влаги и 10% жира.

Лабораторная мельница CM 290 Cemotec™ измельчает образец, используя проверенный и испытанный принцип помола между двумя дисками – неподвижным и вращающимся. Образец помещается в центр неподвижного диска и размалывается между дисками. Градуированная ручка регулирует расстояние между дисками и соответственно управляет степенью размола.

Cemotec работает бесшумно и эффективно на относительно низкой скорости, что создает комфортную работу в лаборатории. Скорость измельчения составляет около 3 граммов в секунду. Низкая скорость обеспечивает низкий уровень шума, а пыль эффективно удерживается уплотнением между выпускным патрубком и контейнером для образцов.

- В комплект лабораторной мельницы CM 290 Cemotec™ входят: упрочненные измельчающие диски, воронка, крышка с воронкой, стеклянные бутылки для образцов 350 мл 4 шт./уп., проволочная щетка, кисть, руководство пользователя и краткое руководство, 200-230 В, 50-60 Гц
- То же, но для 115 В 50-60 Гц

Принадлежности:

- Стеклянные бутылки для образцов 350 мл, 4 или 40 шт./уп.
- Проволочная щетка
- Кисть
- Крышка с воронкой
- Измельчающие диски (1 пара)

### Характеристики Agilent CM 290 Cemotec

Тип образца	Сухие образцы до 15% влаги и 10% жира, такие как: Зерно, зерновые культуры Семена Фасоль Сухие гранулированные пищевые продукты Гранулированный корм
Размер образца	< 14 мм (Если больше, необходимо предварительное дробление)
Принцип измельчения	Два диска: один вращающийся, один неподвижный
Скорость/ время измельчения	Примерно 3 г/с
Скорость измельчения	Измельчающий диск 3000 об/мин
Размер частиц	Грубый помол
Таймер	Нет
Безопасность	Микровыключатель
Очистка	Малое подмешивание предыдущих образцов

Требования к установке:

Электропитание	200-230 В, 50-60 Гц 115 В, 50-60 Гц
Энергопотребление	450 Вт
Масса нетто	21,3 кг
Габариты (Д x Ш x В)	167 x 385 x 350 мм
Скорость ротора, измельчающий диск	3 000 об/мин

