



Корзина BT12-K

Паспорт ТКЛШ 2.998.033-01 ПС

1 Назначение изделия

1.1 Корзина с крышкой BT12-K предназначена для размещения термостатируемых объектов во внутренней ванне жидкостного термостата BT12. Корзина с регулируемым по высоте дном позволяет обеспечить погружение объектов в теплоноситель на необходимую глубину.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

2 Технические характеристики

2.1 Внутренние размеры корзины, мм 290×160×150

2.2 Масса, кг, не более 1.5

3 Устройство и использование изделия

3.1 Внешний вид корзины с крышкой показан на рисунке 1. Комплект поставки BT12-K соответствует перечню, указанному в таблице 1.

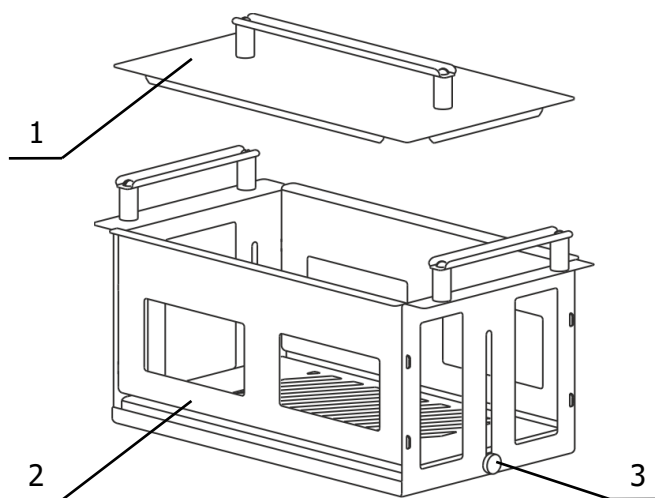


Рисунок 1 — Внешний вид изделия

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Крышка	ТКЛШ 6.172.042-08	1
2 Корзина	ТКЛШ 6.871.003-11	1

3.2 Для регулирования глубины погружения образцов поднять дно корзины на необходимую высоту и зафиксировать с обеих сторон винтами 3.

4 Сведения о приемке

Корзина ВТ12-К соответствует комплекту конструкторской документации (см. таблицу 1) и признана годной для применения.

Дата выпуска _____

М.П.


ОКК _____


5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

 634055, г. Томск, пр. Академический, д. 4, стр. 3.

 (3822) 49-21-52, 49-26-31, 49-28-91, 49-01-50, 49-01-45.

 (3822) 49-21-52.

 termex@termexlab.ru

 <http://termexlab.ru/>